


# LabQuestin päivitys versioon 1.2

1. Lataa ja tallenna päivitystiedosto [LQv1.2-Update.zip](#) tietokoneellesi.
2. Pura zip tiedoston sisältö USB –muistitikulle tai SD –kortille klikkaamalla hiiren oikeanpuoleista näppäintä ja valitsemalla **Pura kaikki...** Valitse tämän jälkeen purkukohteeksi muistikkusi tai SD –korttisi.
3. Kytke LabQuest se virtalähteeseen ja käynnistä laite. Liitä muistitikku tai SD -kortti LabQuestiin.
4. Avaa LabQuestin järjestelmäasetukset valitsemalla **Home, Control Panel**, ja sitten vielä **System Information**.



5. Siirry järjestelmäasetusikkunan alareunaan ja valitse **Update LabQuest**.

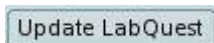

6. Valitse USB -muisti  tai SD –kortti  ja valitse kansio **LabQuest-v1.2**.

Valitse **Update** avataksesi kansio.

7. Valitse tiedosto nimeltä **LQ\_1.2\_Update\_2009-03-04.lqu**. Näpäytä **Update** aloittaaksesi päivitys.
8. Näpäytä **Update** aloittaaksesi päivitys. Vahvista päivityksen aloittaminen valitsemalla **YES**. Näytölle tulevat ohjeet vievät sinut läpi päivitysprosessiin.
9. Seuraa näytölle ilmestyviä ohjeita. Päivitys kestää noin 9 minuuttia. LabQuestin päivitys päättyy näytön kalibrointiin.

**HUOM. Älä poista muistitikkuja tai muistikortteja kesken päivitykset!**

10. Kun päivitys on valmis, voit vaihtaa LabQuestin kielen suomeksi, valitsemalla **Home** -kuvakkeen kautta **Control panel** ja edelleen **System Information**. Välilehti **Region** mahdollistaa kielen valinnan. Laite käynnistyy uudelleen kielen vaihtamisen jälkeen.

**Jos tarvitset apua päivityksessä, ota yhteyttä sähköpostitse: [vernier@vernier.fi](mailto:vernier@vernier.fi)**